

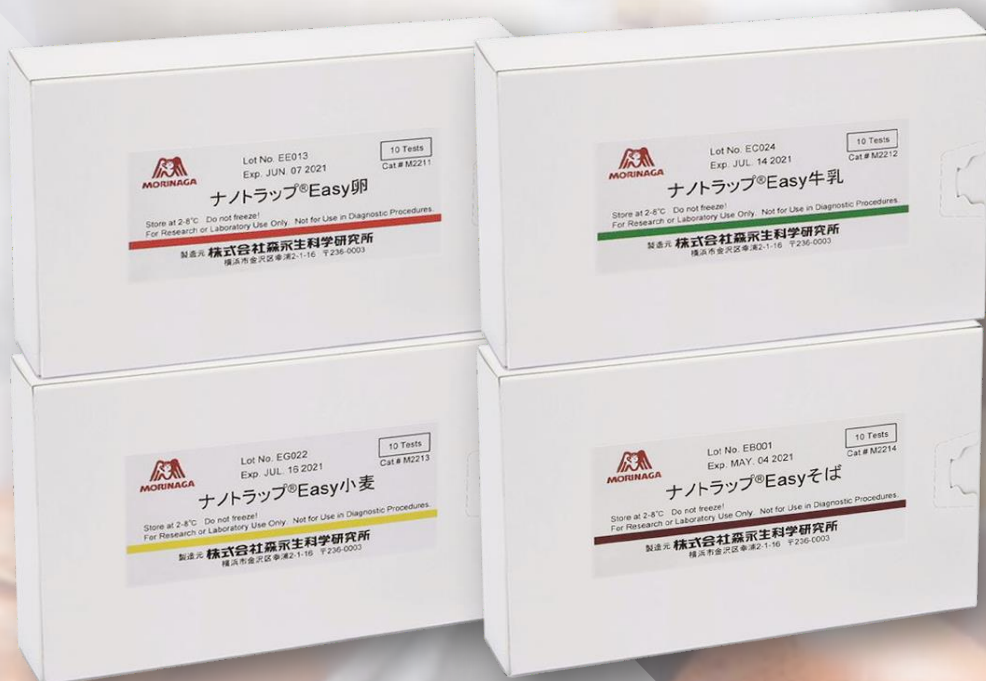
Rychlé a účinné
testování alergenů



RAPID TEST

pro potravinové alergy

Snadné



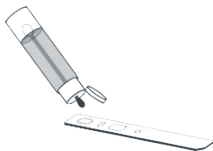
Vlastnosti

- Jednoduché a snadné použití
- Určeno speciálně pro stěry a oplachovou vodu
- Nemí nutná žádná příprava vzorku
- Nemí potřeba žádné speciální vybavení
- Rychlé výsledky za 10 minut

Pro stěrové vzorky

- 

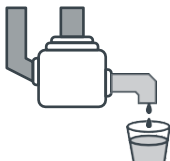
Odeberte vzorek
- 

Důkladně protřepejte
- 

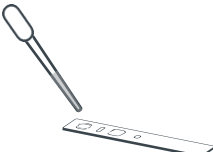
Přidejte 4 kapky na testovací proužek
- 

Inkubujte 10 minut při pokojové teplotě

Pro odběr vzorků vody

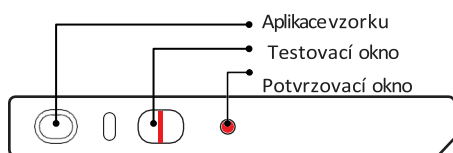
- 

Odeberte vzorek vody
- 

Použijte vzorek jako testovací roztok
- 

Přidejte 4 kapky na testovací proužek
- 

Inkubujte 10 minut při pokojové teplotě



Pozitivní: Červenofialová čára v testovacím oknu spolu s červenou barvou v potvrzovacím oknu představuje pozitivní test na alergen.

Číslo	Typ sady	Doba testu	Limit detekce (ug protein/ml)
HS7/1	Vejce (ovomucoid)	10 minut	0,5 ppm
HS7/2	Kasein (kasein)	10 minut	0,5 ppm
HS7/3	Lepek (gliadin)	10 minut	0,4 ppm
HS7/4	Sójové boby (β-konglycinin)	10 minut	0,5 ppm
HS7/5	Arašídý (více bílkovin)	10 minut	0,5 ppm
HS7/6	Korýši (Tropomyosin)	10 minut	0,5 ppm
HS7/7	Pohanka (více bílkovin)	10 minut	0,5 ppm

Skladování a trvanlivost: 2-30°C, nezmrazovat, 24 měsíců od data výroby

Složení testovací sady: 1 krabička s 10 testy (10 testů, 10 testovacích lahviček se stěrem)

Distributor:

QUALIFOOD s.r.o.

Prievidzská 2921/23, 787 01 Šumperk

www.qualifood.cz | info@qualifood.cz

