

Stěr Pro-media ST-25 PBS, 40ks po 10ml

Návod k použití

1. Odšroubujte víčko a stiskněte tampon prsty zvenku, abyste odstranili přebytečný pufr z konce tamponu.



2. Otřete určenou testovací plochu (100 cm²) a vložte stěr zpět do nádoby, utáhněte uzávěr a dobře protřepejte v horizontální poloze.



3. Otevřete víčko nádoby a vytlačte požadované množství roztoku na medium Kikkoman Easy Plate, Compact Dry (1 dílek stupnice = 1 ml ± 0,2 ml a 1 kapka cca 50 µl).



Skladování a doba použitelnosti:

- Skladujte při pokojové teplotě (2–25 °C) 24 měsíců od data výroby

Bezpečnostní opatření:

- Při otvírání víčka se nedotýkejte trysky
- Při použití pipety odšroubujte celý uzávěr.
- Roztok je určen pro neředěné vzorky. V případě potřeby připravte další ředění.

